

Depth Pleated Filter

COSPA LAMI AL1P

用途

- 各種藥液的澄清過濾
醫藥用藥液、醫藥品原料、原料藥、製造用水

品質標準

- 在ISO9001認證之工廠製造
- 符合FDA21CFR規範
- 通過USP ClassVI Plastics
Biological Safety Test
- 隨貨附上品質保證書
- 生產批號追蹤管理系統



特長

- 過濾精度梯度大的深層打摺構造
- 有效運用滯留空間，增加過濾面積

優勢

- 優異的去除率
- 優異的流量特性


規格

標示過濾精度	005	010	020	030	050	100	250
過濾精度 (µm)	0.5	1.0	2.0	3.0	5.0	10	25
過濾面積	0.23m ² /250mm						
濾材	Polypropylene						
材質 內筒/外殼/支撐材	Polypropylene						
端蓋	Polypropylene						
最高使用壓差	0.49MPa at 20°C (71psi at 68°F)						
最高使用溫度	80°C (176°F)						
尺寸 全長	250 / 500 / 750 / 1000 mm *0.5µm僅能對應全長250、500mm						
外徑	70.0mm						
內徑	26.1 (for F) / 26.9 (for 3, 4) / 29.5 (for 7) mm						
可用滅菌處理方法	管線蒸氣、高壓滅菌 *僅端蓋形狀為3,4,7，且O-ring材質為Silicone時方能對應						
管線滅菌	135°C (275°F) x 30分 x 10回 *僅端蓋形狀為3,4,7，且O-ring材質為Silicone時方能對應						

*如果需要上述以外性能（長度・形狀等），請另行洽詢。

流量特性

流體: Refined Water 20°C (68°F) / 濾芯全長: 250mm

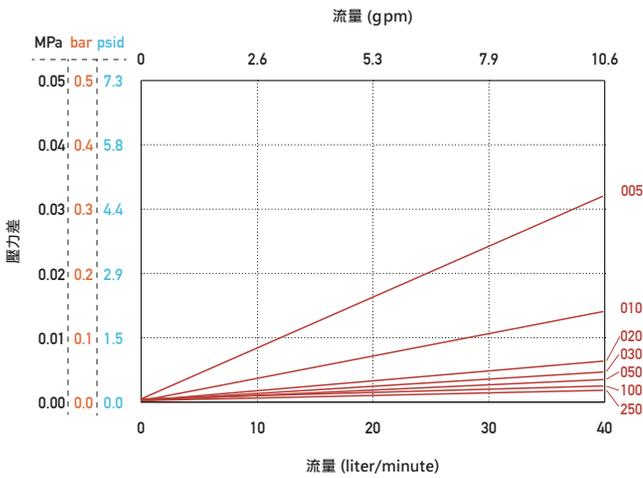

粒子去除率

標示過濾精度 粒子徑 (μm)	粒子去除率 (%)						
	005	010	020	030	050	100	250
0.5	> 99.9						
0.7		> 98					
1.0		> 99.9					
1.5			> 98				
2.0			> 99.9				
2.5				> 99			
3.0				> 99.9			
4.5					> 99		
5.0					> 99.9		
6.0						> 98	
10						> 99.9	> 98
25							> 99.9

Test Conditions

測定設備 : Liquid Particle Counter
 過濾方法 : Single Pass
 流體 : Refined Water
 Flow Rate : 10 liter/minute
 Dust : ALUMINA + BOEHMITE(AL1P005)
 ACFTD + LATEX Beads(AL1P010 ~ 250)

驗證項目

項目	判斷基準
內毒素 Endotoxin (LAL)	符合USP 〈85〉的條件之水的萃取量未滿0.25EU/mL
蒸發殘留物	高壓(Autoclave)滅菌並浸泡在超純水中24小時後的蒸發殘留物未滿5mg/全長250mm之濾芯
高錳酸鉀消耗量 (Potassium Permanganate Consumption)	高壓(Autoclave)滅菌後·沖洗5,000mL以上的超純水·符合USP Oxidizable Substance Test訂定之條件
濾芯/零件材料之毒性	符合USP 〈88〉 Biological Reactivity Tests For Class VI Plastics基準

*詳細實驗資訊請參考Validation Guide

型號標示方法


型號	過濾精度	全長	墊片/O型圈	形狀
AL1P	010 -	20	S	7
	005 = 0.5 μm ¹ 010 = 1.0 μm 020 = 2.0 μm 030 = 3.0 μm 050 = 5.0 μm 100 = 10 μm 250 = 25 μm	10 = 250mm 20 = 500mm 30 = 750mm 40 = 1000mm	S = Silicone X = EPDM T = FEP Encapsulated FKM B = FEP Encapsulated Silicone	F = Flat Gaskets*2 3 = 2-222 O-Ring + Fin 4 = 2-222 O-Ring 7 = 2-226 O-Ring + Fin
	*1 僅對應全長250/500mm			*2 當墊片材質為Silicone的時候方能對應

包裝代碼

全長:
包裝代碼

10 = 24pcs
20 = 24pcs
30 = 12pcs
40 = 12pcs

形狀

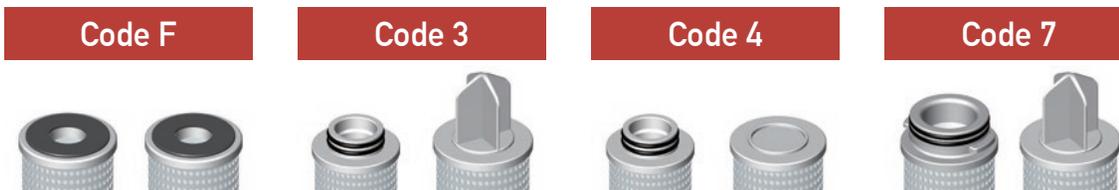

*型錄內容可能隨時修正·敬請見諒。
 *該型錄中的性能數值為敝司在特定條件下得出的代表數據。

ROKITECHNO MIRAI CO., LTD.
 6-20-12, Minami-Oi, Shinagawa-ku Tokyo, 140-0013 Japan
 TEL: +81-3-5764-1131 FAX: +81-3-5764-0681
www.rokitechno.com

点击此处了解
我们公司的
技术信息。▼



敝司製造與生產管理系統符合
ISO9001認證。

認證範圍

濾芯·過濾器及過濾設備的
設計·開發·生產和銷售。



7th Issue
AL1P200726LCH